



QISA MƏLUMAT- QURAŞDIRMA

Fridge-tag 2 Fridge-
tag 2 E

1 Qablaşdırmaya daxildir



Fridge-tag 2




Xarici sensor
(əlavə)



Qeyd: Əgər "Fridge-tag" qurğusunu xarici sensorla sifariş etmişinizsə, qurğunu işə salmazdan əvvəl sensoru əvvəlcədən müəyyən edilmiş yerə qoyun.

"Fridge-tag" qurğusunun yerləşdirilməsi ilə bağlı
8-ci bəndə nəzər salın

2 "Fridge-tag" haqqında məlumat

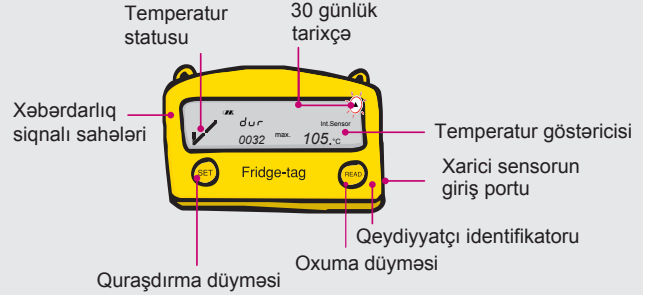

3 Çatdırılma vəziyyəti

"Fridge-tag" qurğusu sizə yuxu rejimində çatdırılacaqdır. Çatdırılan zaman ekran (LCD) boş olur.



Qeyd: Aktivləşdirmə tarixini "Fridge-tag" qurğusunun arxasında qeyd edə bilərsiniz.

4 Qurğunun aktivləşdirilməsi

Qeyd: Qurğunu aktivləşdirdikdən sonra artıq onu dayandımaq mümkün olmur.




Qurğunu aktivləşdirmək üçün "SET" (QURAŞDIRMA) və "READ" (OXUMAQ) düymələrini eyni anda sıxıb ən azı 3 saniyə saxlayın. Ekranı tarix formatı görünəcəkdir: **gün.ay.il**

Qeyd: "Fridge-tag" qurğusunun hər hansı düyməsini basmasanız, təxminən 60 saniyə sonra qurğu yuxu rejimində keçir. Bu zaman əvvəlcədən başlamalısınız.

5 Tarix formatının quraşdırılması

Təqvim formatını dəyişdirmək üçün "READ" düyməsini basın.

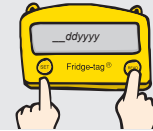

Seçim 1

Tarix formatını aşağıdakı kimi təyin edin: **gün.ay.il**

Daha sonra, "SET" düyməsini basaraq tarix formatını yadda saxlayın.

Seçim 2

Tarix formatını aşağıdakı kimi təyin edin: **gün.ay.il**

6 Tarix və vaxtın quraşdırılması

READ "READ" düyməsindən rəqəmləri tənzimləmək üçün istifadə olunur. Hər dəfə "READ" düyməsini basdıqda yanib sönməyən rəqəm "1" vahid artır.

SET "SET" düyməsindən rəqəmi yadda saxlamaq üçün istifadə olunur. "SET" düyməsini basdıqda növbəti rəqəm yanib sönməyə başlayır.



1-ci rəqəm yanib söndükdə:

« » ilk rəqəm kimi görünənə qədər "READ" düyməsini basın. Rəqəmi yadda saxlamaq üçün "SET" düyməsini basın. Tarix və vaxtın bütün rəqəmlərini eyni qaydada quraşdırın

7 Aktivləşdirmənin tamamlanması



Vaxt parametrinin son rəqəmi təsdiq edilən kimi aktivləşdirmə tamamlanır. Artıq "Fridge-tag" qurğusunu soyuducuda yerləşdirə bilərsiniz. Aktivləşdirmədən sonra maksimum 1 dəqiqə ərzində ekranda temperatur əks olunur.

8 "Fridge-tag" qurğusunun yerləşdirilməsi

Aktivləşdirilmiş "Fridge-tag" qurğusu dərhal soyuducu və ya digər soyuq zəncir avadanlığında yerləşdirilməlidir. Optimal temperaturun qeydə alınması üçün qurğunu soyuducunun mərkəzində yerləşdirmək tövsiyə olunur.



Ətraflı məlumat


Fridge-tag®-la bağlı ətraflı məlumatı videolardan və təqdimatlardan əldə edə bilərsiniz: www.rgem.az (səhifə Epidemioloji fəaliyyət -> İmmunoprofilaktika)




Qısa istifadəçi təlimatı

Fridge-tag® 2

1 Ölçmə rejimi zamanı ekranın görüntüsü

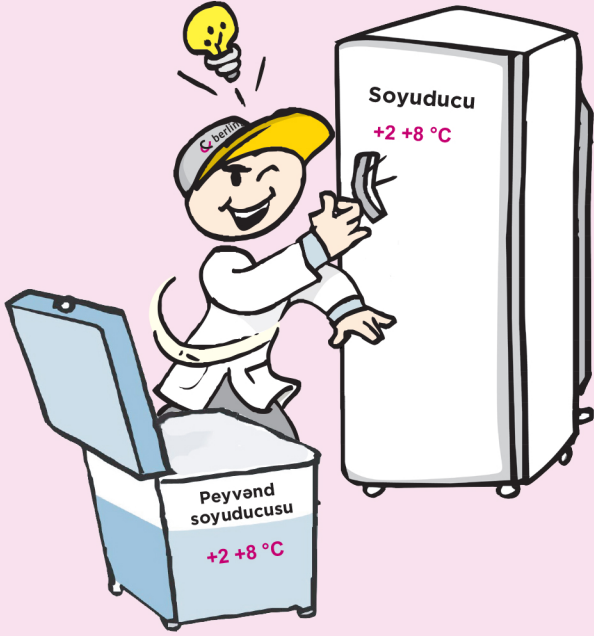


“OK” ekranı

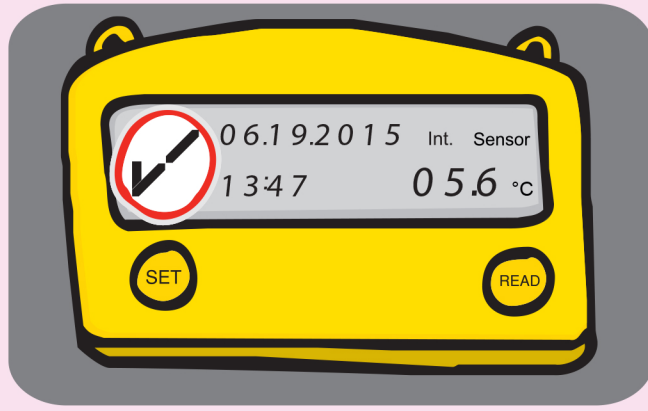

Ekranı aşağıdakı məlumatlar görünür

- Temperatur qaydasındadır
- Cari tarix: 06.19.2015
- Cari vaxt: 13:47
- Cari temperatur: +5.6 °C

“XƏBƏRDARLIQ” ekranı

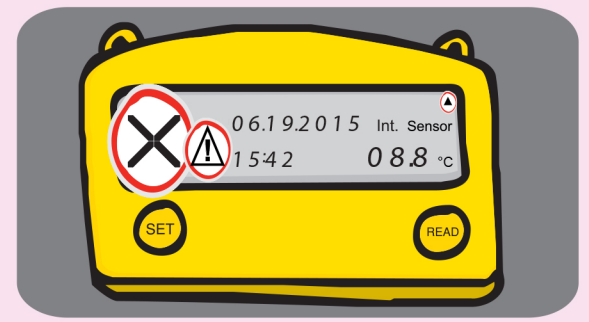


Temperatur hədləri aşarsa ekranda aşağıdakı əlavə simvollar görünür

- Xəbərdarlıq simvolları, temperatur xəbərdarlığı
- Yuxarı t° həddini aşma xəbərdarlığı
- Aşağı t° həddini aşma xəbərdarlığı

Ox işarəsi xəbərdarlıq signalı yarandığı tarixin altında görünür


2 Tarixçənin oxunması (gündəlik yoxlanışların qeydə alınması və xəbərdarlıq işarəsinin “X” silinməsi)

Gündəlik yoxlanışların qeydə alınması

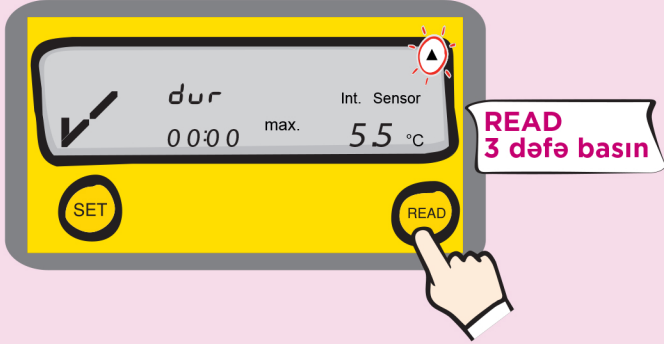


READ 3 dəfə basın


Xəbərdarlıq işarəsinin (X) silinməsi

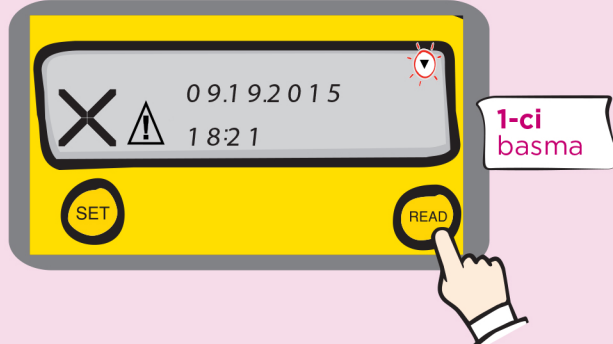

1-ci basma

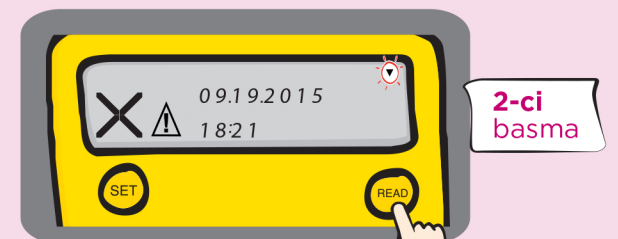

2-ci basma

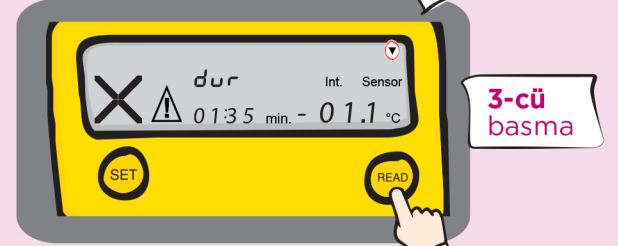

3-cü basma



4-cü basma

Yoxlanışları qeydə almaq üçün READ düyməsinə 3 dəfə basın

- **1-ci basma:** YUXARI oxun yanib-sönməsinə baxın= bugüna olan ən yüksək temperatur göstəricisi.
- **2-ci basma:** AŞAĞI oxun yanib sönməsinə baxın= bugüna olan ən aşağı temperatur göstəricisi.
- **3-cü basma:** yoxlanışın vaxtını yaddaşda saxlayın.

“X” işarəsini silmək və yoxlanışı qeyd etmək üçün READ düyməsinə 4 dəfə basın.

- Ekranın yuxarı sağ hissəsində bugünkü tarixin altında yuxarı və ya aşağı temperaturla bağlı xəbərdarlıq signalını göstərən YUXARI və AŞAĞI oxlar olacaq.

- **1-ci basma:** YUXARI oxun yanib-sönməsinə baxın = bugüna olan ən yüksək temperatur görünür.
- **2-ci basma:** AŞAĞI oxun yanib sönməsinə baxın = xəbərdarlıq signalının vaxtı və tarixi görünür.
- **3-cü basma:** AŞAĞI oxun yanib sönməsinə və 'dur' yazısına baxın= xəbərdarlıq signalının müddəti və signal zamanı qeydə alınan ən aşağı temperatur göstərir.
- **4-cü basma:** “X” işarəsini silir və yaddaşda saxlayır.

3 Hesabatın yüklənməsi


1-ci addım



Fridge-tag® USB vasitəsilə kompüterə birləşdirin

Hesabatı Fridge-tag®-dan kompüterə yükləyin
Fridge-tag® 2 = 60 günlük hesabat

2-ci addım

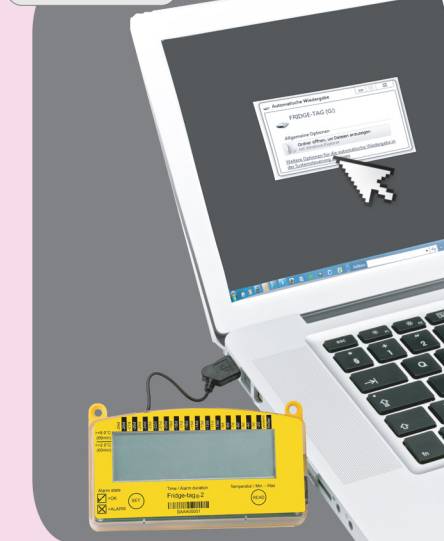

Fridge-tag® faylını açmaq üçün üzərinə klikləyin

3-cü addım



Hesabatı açmaq üçün PDF faylına iki dəfə klikləyin.
Qeyd: Hesabatı 3 il yaddaşda saxlayın

4 Ətraflı məlumat



Fridge-tag®-la bağlı ətraflı məlumatı videolardan və təqdimatlardan əldə edə bilərsiniz: www.rgem.az (səhifə Epidemioloji fəaliyyət -> İmmunoprofilaktika)